

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



Весы технические
аптечные до 1 кг, ВА-4М

Внесены в Государственный реестр
средств измерений
Регистрационный № 2573-89
взамен № _____

Выпускаются по ТУ 25.1.1921.01-89

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Весы технические аптечные до 1 кг, ВА-4М предназначены для взвешивания медикаментов и химикатов.

Весы предназначены для применения в аптеках и лабораториях.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия - уравновешивание силы тяжести (массы) взвешиваемого груза массой соответствующей гири.

Весы представляют собой равноплечий рычаг, к концам которого подвешены чашки, предназначенные для помещения на них взвешиваемых грузов и гирь. Стрелка, укрепленная на рычаге (коромысле), устанавливаясь против отметки шкалы, указывает наступление равновесия весов.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|----------------------|
| Диапазон измерений, кг | 0,05 – 1 |
| Непостоянство показаний и чувствительность ненагруженных весов, мг | ± 25 |
| Погрешность от неравноплечести и чувствительность в диапазоне измерений, мг | ± 50 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 172x460x530 |
| Масса, кг, не более | 3,4 |
| Средний срок службы, лет | 8 |
| Условия эксплуатации | УХЛ4.2 ГОСТ 15150-69 |

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносят в эксплуатационную документацию, на табличке прикрепляемой к весам.

Способ нанесения - типографский или другой печатный способ.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

| | |
|------------|--------|
| Весы ВА-4М | - 1 шт |
| Паспорт | - 1 шт |

Проверку весов проводят в соответствии с ГОСТ 8.520-84. ГСИ. Весы лабораторные образцовые и общего назначения. Методика поверки.
Межповерочный интервал 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ Р50444-92. Приборы, аппараты и оборудование медицинские.

Общие технические условия.

ТУ 25.1.1921.01-89 Весы технические - аптечные до 1 кг, ВА-4М. Технические условия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип «Весы технические – аптечные до 1 кг, ВА-4М» утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, и метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «Нижнетагильский медико-инструментальный завод».
622001, г. Н. Тагил, Ломоносова, 49.
тел. (3435) 40 11 56, факс 40 10 90

Директор ЗАО «НТМИЗ» В.Н. Зорин

