
ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

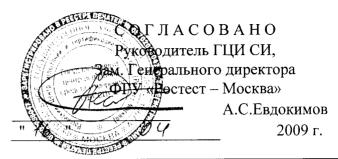

Анализатор ртути Quick Trace M-7500

Внесен в Государственный реестр средств измерений

Регистрационный № 33733-07

Изготовлен по технической документации фирмы CETAC Technologies Inc., США. Заводской номер 120 601QTA;

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Анализатор ртути Quick Trace M - 7500 (далее - анализатор) предназначен для измерения массовой концентрации ртути в водных растворах методом беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрии и может быть использован в составе аттестованных методик выполнения измерений для измерения концентрации ртути в различных типах вод, в объектах растительного и биологического происхождения, почвах.

Анализатор предназначен для работы стационарно в лабораторных условиях.

ОПИСАНИЕ.

В основу работы анализатора положен метод беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрии определения содержания ртути.

Содержащиеся в водном растворе ионы паров ртути химически восстанавливаются до нейтральной ртути, которая в виде паров извлекается из раствора и вместе с потоком газаносителя проходит через измерительную оптическую кювету. Измерение поглощения паров ртути проводится на длине волны (254 ± 2) нм.

В состав анализатора входит анализирующий модуль, автосемплер и 4-х канальный перистальтический насос. Стабильная от дрейфа двухлучевая оптика, температурные и электрооптические стабилизированные лампы и прочный сепаратор газ-жидкость обеспечивают стабильность сигнала, низкие шумовые эффекты и низкие пределы обнаружения.

Управление работой и вычисление массовой концентрации ртути проводится с помощью компьютера по специальной программе.

Градуировка анализатора проводится с использованием государственных стандартных образцов состава водных растворов ионов ртути. Результаты измерений выводятся в цифровой форме на монитор компьютера и записываются в специальный файл.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1.	Диапазон измерения массовой концентрации ртути, мкг/дм ³ :	0,0110,0
2.	Предел допускаемой относительной погрешности измерения в	
	диапазоне, мкг/дм ³	
	0,010 0,050	± 20,0 %
	0,051 1,0	± 10,0 %
3.	Время измерения, с	40 180
4.	Условия эксплуатации:	
	- температуры, °С	10 30
	- относительной влажности, %	до 95
	- атмосферное давление	от 84,0 до 106,7

5. Питание от сети переменного тока:

- напряжение, В

 $220 \pm 10\%$ 50 ± 1

8. Габаритные размеры, мм, не более

200x460x600

9. Масса, кг, не более

- частота, Гц

27,2

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА.

Знак утверждения типа наносится на титульный лист руководства по эксплуатации анализатора типографским способом и наклейкой на анализатор.

комплектность.

В комплект поставки входит:

- Анализатор ртути Quick Trace M -7500.
- Руководство по эксплуатации.
- Методика поверки.

ПОВЕРКА.

Анализатор подлежит поверке в соответствии с методикой поверки МП РТ 1134-2009 "Анализатор ртуги Quick Trace M -7500. Методика поверки", утвержденной ГЦИ СИ Φ ГУ «Ростест-Москва» в феврале 2009 г.

Межповерочный интервал - 1 год.

Средства поверки: Государственные стандартные образцы состава водных растворов ионов ртути (ГСО 7879-2001).

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ.

Техническая документация фирмы-изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Тип анализатора ртути Quick Trace M-7500, зав. номер 120 601QTA, производства фирмы CETAC Technologies Inc., США, утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации, согласно государственной поверочной схеме МИ 2639.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: фирма CETAC Technologies Inc., 14306 Industrial Rd., Omaha, NE68144. USA.

ЗАЯВИТЕЛЬ: ООО «Интертек Инструментс», 125057, г. Москва, ул. Новопесчаная, д.3, стр. 2.

Тел./факс (495)- 763-12-56

Генеральный директор ООО «Интертек Инструментс»

С.Н.Тарасов