



## ПРЕДИСЛОВИЕ

- 1 РАЗРАБОТАНА** Уральский научно-исследовательский институт метрологии – филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева» (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»), ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии».
- 2 ИСПОЛНИТЕЛЬ** и. о. зав. лаб. 251 Собина Е.П., ст.н.с. лаб. пищевых биотехнологий и специализированных продуктов Саркисян В.А.
- 3 УТВЕРЖДЕНА** директором УНИИМ – филиала ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева» в 2020 г.
- 4 СОГЛАСОВАНА** директором ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» в 2020 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

1	Область применения.....	4
2	Нормативные ссылки.....	4
3	Операции поверки.....	5
4	Средства поверки.....	5
5	Требования безопасности.....	6
6	Условия поверки и подготовки к ней.....	6
7	Подготовка к поверке.....	6
8	Проведение поверки.....	7
9	Оформление результатов поверки.....	9
	Приложение А.....	10
	Приложение Б.....	19

**Дата введения в действие:**

## **1 Область применения**

Настоящая методика поверки распространяется на измерители содержания полярных веществ testo 270 (далее – измерители) производства Testo SE & Co. KGaA, Германия. Измерители подлежат первичной (до ввода в эксплуатацию и после ремонта) и периодической поверке.

Поверка измерителей должна производиться в соответствии с требованиями настоящей методики.

Интервал между поверками – один год.

## **2 Нормативные ссылки**

В настоящей методике поверки использованы ссылки на следующие документы:

ГОСТ 12.2.007.0–75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»

Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельств о поверке»

Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»

ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия»

ГОСТ OIML R 76-1-2011 «Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания»

ГОСТ 5583-78 «Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия»

ГОСТ 1770-74 «Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия»

ГОСТ 25336-82 «Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры»

ГОСТ 20015-88 «Хлороформ. Технические условия»

ТУ 6-02-1244-83 «Эфир петролейный. Технические условия»

ТУ 2631-158-44493179-13 с изм. 1 «Гексан. Технические условия»

ТУ 2600-001-43852015-10 «Эфир диэтиловый. Технические условия»

ГОСТ 61-75 «Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия»

ТУ 6-09-3540-78 «Фосфорномолибденовая кислота водная. Технические условия»

ГОСТ 3769-78 «Реактивы. Аммоний серноокислый. Технические условия»

ГОСТ 4204-77 «Реактивы. Кислота серная. Технические условия»

ГОСТ Р 57251-2016 «Спирт этиловый технический. Правила приемки и методы анализа».



### 3 Операции поверки

3.1 При поверке должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Обязательность проведения операций при	
		первичной поверке	периодической поверке
1 Внешний осмотр	9.1	да	да
2 Опробование	9.2	да	да
3 Проверка метрологических характеристик	9.3	да	да
3.1 Проверка абсолютной погрешности измерений массовой доли полярных веществ	9.3.1	да	да
3.2 Проверка диапазона измерений массовой доли полярных веществ	9.3.2	да	нет
3.3 Проверка абсолютной погрешности измерений температуры исследуемой среды	9.3.3	да	да
3.4 Проверка диапазона измерений температуры исследуемой среды	9.3.4	да	нет

3.2 В случае невыполнения требований хотя бы к одной из операций поверка прекращается, измеритель бракуется.

3.3 На основании письменного заявления владельца измерителя допускается проводить периодическую поверку для меньшего числа величин. Данную информацию приводят в свидетельстве о поверке.

### 4 Средства поверки

4.1 При проведении поверки применяют следующие средства поверки:

– ГСО 9437-2009 стандартный образец смеси триглицеридов жирных кислот, аттестованное значение массовой доли суммы триглицеридов жирных кислот не менее 99,0 %, границы допускаемых значений абсолютной погрешности аттестованного значения СО при  $P=0,95$  составляют  $\pm 0,4$  %;

– измеритель температуры двухканальный прецизионный МИТ 2.05: диапазон измерений температуры при подключении термометра сопротивления на 100 Ом от минус 200 до плюс 500 °С, пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры  $\pm(0,004+10^{-5} \cdot t)$  °С), ФИФ № 29933-05;

– термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный ПТСВ-3-3 (далее – эталонный термометр): диапазон измерений температуры от минус 50 до плюс 500 °С, доверительная погрешность термометра в диапазоне от плюс 30 до плюс 150 °С составляет  $\pm 0,03$  °С, в диапазоне от плюс 150 до плюс 230 °С составляет  $\pm 0,04$  °С, ФИФ № 32777-06;

– термостат переливной прецизионный ТПП-1.0, диапазон воспроизведения температуры от плюс 40 до плюс 200 °С, нестабильность поддержания температуры не более  $\pm 0,02$  °С;

– весы неавтоматического действия по ГОСТ OIML R 76-1-2011 специального 1-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания не более 220 г и дискретностью не более 0,0001 г;

– реактор окислительный испытательный Oxitest фирмы Velp Scientifica, Италия, диапазон температур от комнатной до 120 °С, диапазон давления от 0 до 0,8 МПа;

– шприц Hamilton объемом 10 мм<sup>3</sup>, ФИФ № 63779-16;

– шкаф сушильный лабораторный, обеспечивающий нагрев до температуры плюс 200 °С и отклонение температуры от заданной  $\pm 1$  °С;

– прибор для тонкослойной хроматографии с денситометром, относительное среднее квадратическое отклонение выходного сигнала не более 5%;

– центрифуга лабораторная Vechman J6, обеспечивающая скорость центрифугирования до 3000 об/мин.

4.2 Для контроля внешних влияющих факторов применяют средства измерений температуры и относительной влажности окружающей среды с диапазонами измерений, охватывающими условия по п. 7.

4.3 Средства измерений, применяемые для поверки, должны быть поверены, стандартные образцы должны иметь действующий паспорт, испытательное оборудование должно быть аттестовано.

4.4 Допускается применение других средств поверки, обеспечивающих требуемую точность и диапазоны измерений.

## **5 Требования к квалификации персонала**

5.1 К проведению работ по поверке измерителей допускаются лица, прошедшие обучение в качестве поверителя, изучившие руководство по эксплуатации (далее – РЭ) на измерители и настоящую методику поверки.

## **6 Требования безопасности**

При проведении поверки должны быть соблюдены требования Приказа Минтруда России от 24.07.2013 № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», требования ГОСТ 12.2.007.0.

## **7 Условия поверки и подготовки к ней**

7.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- |  |               |
|--|---------------|
| - температура окружающей среды, °С     | от +15 до +25 |
| - относительная влажность, %, не более | 80            |

## **8 Подготовка к поверке**

8.1 Перед проведением поверки необходимо измеритель подготовить к работе в соответствии с руководством по эксплуатации, поверочные образцы приготовить в соответствии с Приложением А настоящей методики поверки.



## 9 Проведение поверки

### 9.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре необходимо установить:

- отсутствие видимых повреждений;
- соответствие комплектности, указанной в РЭ;
- четкость обозначений и маркировки;
- при наклонах измерителя не должно быть посторонних внутренних шумов и стуков.

### 9.2 Опробование

9.2.1 Проверку работоспособности измерителя осуществляют при его включении в соответствии с РЭ: на дисплее измерителя должно отображаться значение измеренной температуры близкой к значению температуры окружающего воздуха в помещении.

### 9.3 Проверка метрологических характеристик

9.3.1 Проверка абсолютной погрешности измерений массовой доли полярных веществ

9.3.1.1 Проверку абсолютной погрешности измерений массовой доли полярных веществ проводят с использованием не менее трех поверочных образцов, приготовленных в соответствии с Приложением А настоящей методики поверки. Проводят не менее 5 измерений массовой доли полярных веществ для каждого поверочного образца.

По результатам измерений для каждого измерения вычисляют абсолютную погрешность измерений массовой доли полярных веществ по формуле

$$\Delta_i = X_{ij} - A_i, \quad (1)$$

где  $X_{ij}$  - результат  $j$ -го измерения массовой доли полярных веществ  $i$ -го поверочного образца, %;

$A_i$  - значение массовой доли полярных веществ  $i$ -го поверочного образца, %.

Полученные значения абсолютной погрешности измерений массовой доли полярных веществ должны удовлетворять требованиям таблицы 2.

### 9.3.2 Проверка диапазона измерений массовой доли полярных веществ

9.3.2.1 Проверку диапазона измерений массовой доли полярных веществ проводят одновременно с определением абсолютной погрешности по п. 9.3.1 настоящей методики поверки.

9.3.2.2 За диапазон измерений массовой доли полярных веществ принимают диапазон, приведенный в таблице 2, если полученные по формуле (1) значения погрешностей удовлетворяют требованиям, указанным в таблице 2.

9.3.3 Проверка абсолютной погрешности измерений температуры исследуемой среды

9.3.3.1 Проверку абсолютной погрешности измерений температуры исследуемой среды проводят не менее чем в трех контрольных значениях, равномерно распределенных внутри диапазона измерений температуры, включая два крайних значения диапазона (или близких к ним).

9.3.3.2 Подготавливают термостат и эталонный термометр к работе согласно РЭ. Устанавливают температуру, соответствующую первому контрольному значению и ждут выхода термостата на установленный температурный режим.

9.3.3.3 Устанавливают в рабочую зону термостата эталонный термометр, подключенный к измерителю МИТ 2.05, и проверяемый зонд измерителя.

9.3.3.4 Через 10 минут производят три отсчета показаний эталонного термометра ( $t_{эмi}$ ) и измерителя ( $t_{измi}$ ) с интервалом 10 секунд, среднее арифметическое значение рассчитывают по формулам:

$$\bar{t}_{изм} = \frac{\sum t_{измi}}{n}, \quad (2)$$

$$\bar{t}_{эм} = \frac{\sum t_{эмi}}{n}. \quad (3)$$

9.3.3.5 Повторяют измерения для остальных контрольных значений температуры.

9.3.3.6 По результатам измерений для каждой контрольной точки вычисляют абсолютную погрешность измерений температуры по формуле

$$\Delta_i = \bar{t}_{изм} - \bar{t}_{эм}. \quad (4)$$

Полученные значения абсолютной погрешности измерений температуры исследуемой среды должны удовлетворять требованиям таблицы 2.

9.3.4 Проверка диапазона измерений температуры исследуемой среды

9.3.4.1 Проверку диапазона измерений температуры проводят одновременно с определением абсолютной погрешности по п. 9.3.3 настоящей методики поверки.

9.3.4.2 За диапазон измерений температуры исследуемой среды принимают диапазон, приведенный в таблице 2, если полученные по формуле (4) значения погрешностей удовлетворяют требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2 – Метрологические характеристики измерителей

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений массовой доли полярных веществ, %	от 0 до 25
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений массовой доли полярных веществ, %	$\pm 4$
Диапазон измерений температуры исследуемой среды, °С	от +40 до +200
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры исследуемой среды, °С	$\pm 1,5$



## **10 Оформление результатов поверки**

10.1 Оформляют протокол проведения поверки, рекомендуемая форма протокола приведена в Приложении Б настоящей методики поверки.

10.2 При положительных результатах поверки измеритель признают пригодным к применению и выдают свидетельство о поверке согласно Приказа Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

10.3 При отрицательных результатах поверки выдают извещение о непригодности согласно Приказа Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815.

### **Разработчик:**

**К.х.н., и. о. зав. лаб. 251 УНИИМ – филиала ФГУП  
«ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»**

**Ст.н.с. лаб. пищевых биотехнологий и специализиро-  
ванных продуктов ФГБУН «ФИЦ питания и биотехно-  
логии»**


**Собина Е.П.**

**Саркисян В.А.**

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

### Приготовление поверочных образцов

Поверочные образцы представляют собой масло подсолнечное рафинированное дезодорированное высшего сорта по ГОСТ 1129-2013 с известным значением массовой доли полярных веществ.

Поверочным образцом с массовой долей полярных веществ вблизи нижней точки диапазона измерений является масло подсолнечное по ГОСТ 1129-2013 с интервалом массовых долей полярных веществ от 3 до 10 %.

Процедура приготовления поверочного образца с массовой долей полярных веществ, соответствующих середине диапазона измерений в интервале значений от 10 до 18 % описана в п. А.3.

Процедура приготовления поверочного образца с массовой долей полярных веществ вблизи верхней точки диапазона измерений с интервалом массовых долей полярных веществ от 18 до 25 % описана в п.А.2.

#### А.1 Реактивы, посуда и оборудование\*:

А.1.1 Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное высшего сорта по ГОСТ 1129-2013;

А.1.2 Реактор окислительный испытательный Oxitest фирмы Velp Scientifica, Италия, диапазон температур от комнатной до 120 °С, диапазон давления от 0 до 0,8 МПа;

А.1.3 Весы неавтоматического действия по ГОСТ OIML R 76-1-2011 специального 1-го класса точности GR-202 фирмы A&D Co, LTD, Япония, наибольший предел взвешивания 210 г, наименьший предел взвешивания 0,01, дискретность 0,0001 г;

А.1.4 Кислород газообразный медицинский по ГОСТ 5583-78;

А.1.5 Колба мерная 2-25-2 по ГОСТ 1770-74;

А.1.6 Стаканы В-1-50 ТС по ГОСТ 25336-82;

А.1.7 Хлороформ очищенный высший сорт по ГОСТ 20015-88;

А.1.8 ГСО 9437-2009 стандартный образец смеси триглицеридов жирных кислот;

А.1.9 Шприц Hamilton объемом 10 мм<sup>3</sup>, ФИФ № 63779-16;

А.1.10 Пластинки хроматографические алюминиевые, покрытые слоем силикагеля с размером частиц от 0,060 до 0,300 мм (от 60 меш до 230 меш) толщиной 0,25 мм, без флуоресцентного индикатора, размер пластинки не менее 150 × 100 мм;

А.1.11 Камера хроматографическая, закрытая герметичной крышкой по ТУ 4320-012-29508133-2009, размеры камеры 215 мм × 166 мм × 90 мм, общий объем 1,5 л;

А.1.12 Стеклянные палочки;

А.1.13 Петролейный эфир по ТУ 6-02-1244-83, температура кипения от 40 до 70 °С;

А.1.14 Гексан по ТУ 2631-158-44493179-13 с изм. 1 квалификации хч;

А.1.15 Диэтиловый эфир по ТУ 2600-001-43852015-10 квалификации чда;

А.1.16 Кислота уксусная ледяная по ГОСТ 61-75 квалификации хч;

А.1.17 Фосфорномолибденовая кислота по ТУ 6-09-3540-78 квалификации чда;

А.1.18 Аммоний серноокислый по ГОСТ 3769-78 квалификации чда;

А.1.19 Кислота серная по ГОСТ 4204-77 квалификации чда;

А.1.20 Спирт этиловый технический по ГОСТ Р 57251-2016;

\* - допускается применение реактивов, посуды, средств измерений, стандартных образцов и испытательного и вспомогательного оборудования, отличных от приведенных, при условии обеспечения необходимой точности.



А.1.21 Шкаф сушильный лабораторный, обеспечивающий нагрев до температуры 200 °С и отклонение температуры от заданной  $\pm 1$  °С;

А.1.22 Прибор для тонкослойной хроматографии с денситометром, относительное среднее квадратическое отклонение выходного сигнала не более 5%;

А.1.23 Пипетки градуированные объемом 1 см<sup>3</sup> 2-го класса точности по ГОСТ 29227-91;

А.1.24 Пробирки полиэтиленовые центрифужные объемом 2 см<sup>3</sup>, 50 см<sup>3</sup> с завинчивающимися крышками;

А.1.25 Колбы К-1-250-29/32 ТС ГОСТ 25336-82;

А.1.26 Метанол «сухой» по ТУ 20.14.22-018-29483781-2018;

А.1.27 Натрия метилат чистотой не менее 95 %;

А.1.28 Мешалка магнитная лабораторная с подогревом;

А.1.29 Центрифуга лабораторная Bectman J6, обеспечивающая скорость центрифугирования до 3000 об/мин.

А.2 Приготовление поверочного образца с массовой долей полярных веществ вблизи верхней точки диапазона измерений с интервалом массовых долей полярных веществ от 18 до 25 % можно осуществить двумя способами:

А.2.1 Способ 1 заключается в окислении масла подсолнечного высшего сорта по ГОСТ 1129-2013 в замкнутой камере при избытке кислорода. Для этого в камеру реактора окислительного испытательного Oxitest помещают (15,00  $\pm$  0,01) г масла, осуществляют нагрев и подачу кислорода при следующих условиях: температура 100 °С, давление кислорода 0,6 МПа. По истечении (60  $\pm$  5) мин окисленное масло отбирают для измерений.

А.2.2 Способ 2 заключается в проведении реакции метанолиза масла подсолнечного высшего сорта по ГОСТ 1129-2013. В коническую колбу вместимостью 250 см<sup>3</sup> помещают навеску масла подсолнечного высшего сорта по ГОСТ 1129-2013, равную (180  $\pm$  0,5) г, закрывают крышкой и помещают на магнитную мешалку, перемешивают со скоростью от 300 до 400 об/мин и нагревают до (60  $\pm$  2) °С. Затем в колбу добавляют (4,5  $\pm$  0,1) г метанола, добавляют (0,90  $\pm$  0,01) г метилата натрия. Перемешивают смесь на магнитной мешалке в течение 1,5 ч, поддерживают температуру (60  $\pm$  2) °С. После этого колбу со смесью охлаждают под холодной водой для прекращения реакции метанолиза. Охлажденную смесь разливают в центрифужные пробирки объемом 50 см<sup>3</sup> и центрифугируют в течение 15 мин со скоростью 3000 об/мин. После центрифугирования супернатант аккуратно отбирают пипеткой в чистую центрифужную пробирку. Масло подсолнечное после метанолиза содержит от 18 до 25 % полярных веществ, его используют для дальнейших измерений.

А.3 Приготовление поверочного образца с массовой долей полярных веществ, соответствующих середине диапазона измерений в интервале значений от 10 до 18 %

А.3.1 Навески масла по п.А.1.1 и поверочного образца, приготовленного по п.А.2, равные (10,0  $\pm$  0,1) г взвешивают на весах с точностью до четвертого знака, помещают в стакан по п.А.1.6. и тщательно перемешивают стеклянной палочкой.

А.4 Приготовление растворов образцов

А.4.1 Навеску поверочного образца, приготовленного в соответствии с п.А.2, равную (0,25  $\pm$  0,1) г, взвешивают на весах с точностью до четвертого знака, помещают в мерную колбу объемом 25 см<sup>3</sup>, растворяют в хлороформе и доводят до метки, тщательно перемешивают.

А.4.2 Навеску стандартного образца ГСО 9437-2009, равную (0,25  $\pm$  0,1) г, взвешивают на весах с точностью до четвертого знака, помещают в мерную колбу объемом 25 см<sup>3</sup>, растворяют в хлороформе и доводят до метки. Массовую концентрацию триглицеридов жирных



кислот (неполярных веществ) в полученном растворе (**раствор №1**)  $C_{ГСО_1}$ , мг/см<sup>3</sup>, вычисляют по формуле

$$C_{ГСО_1} = \frac{m_{ГСО} \cdot A_{ГСО} \cdot 10}{V_{раст}}, \quad (A.1)$$

где  $m_{ГСО}$  - навеска раствора стандартного образца по п.А.4.2, г;

$A_{ГСО}$  - аттестованное значение массовой доли триглицеридов жирных кислот в стандартном образце ГСО 9437-2009, %;

$V_{раст}$  - объем раствора стандартного образца, приготовленного по п.А.4.2 ( $V_{раст} = 25$  см<sup>3</sup>).

А.4.3 0,5 см<sup>3</sup> раствора №1, приготовленного по п.А.4.2, отбирают градуированной пипеткой объемом 1 см<sup>3</sup> и помещают в центрифужную пробирку объемом 2 см<sup>3</sup>, добавляют 0,5 см<sup>3</sup> хлороформа, тщательно перемешивают. Массовую концентрацию триглицеридов жирных кислот (неполярных веществ) в полученном растворе (**раствор №2**)  $C_{ГСО_2}$ , мг/см<sup>3</sup>, рассчитывают по формуле

$$C_{ГСО_2} = \frac{C_{ГСО_1} \cdot V_{ГСО_1}}{V_{раст_2}}, \quad (A.2)$$

где  $C_{ГСО_1}$  - массовая концентрация триглицеридов жирных кислот (неполярных веществ) в растворе стандартного образца (раствор №1), приготовленного по п.А.4.2, мг/см<sup>3</sup>;

$V_{ГСО_1}$  - объем раствора стандартного образца (раствора №1), приготовленного по п.А.4.2 и отобранного для приготовления раствора №2, ( $V_{ГСО_1} = 0,5$  см<sup>3</sup>);

$V_{раст_2}$  - объем раствора №2 ( $V_{раст_2} = 1$  см<sup>3</sup>).

А.4.4 0,5 см<sup>3</sup> раствора №2 отбирают градуированной пипеткой объемом 1 см<sup>3</sup> и помещают в центрифужную пробирку объемом 2 см<sup>3</sup>, добавляют 0,5 см<sup>3</sup> хлороформа, тщательно перемешивают. Массовую концентрацию триглицеридов жирных кислот (неполярных веществ) в приготовленном растворе (**раствор №3**)  $C_{ГСО_3}$ , мг/см<sup>3</sup>, рассчитывают по формуле

$$C_{ГСО_3} = \frac{C_{ГСО_2} \cdot V_{ГСО_2}}{V_{раст_3}}, \quad (A.3)$$

где  $C_{ГСО_2}$  - массовая концентрация триглицеридов жирных кислот (неполярных веществ) в растворе стандартного образца (раствора №2), приготовленного по п.А.4.3, мг/см<sup>3</sup>;

$V_{ГСО_2}$  - объем раствора стандартного образца (раствор №2), приготовленного по п.А.4.3 и отобранного для приготовления раствора №3, ( $V_{ГСО_2} = 0,5$  см<sup>3</sup>);

$V_{раст_3}$  - объем раствора №3 ( $V_{раст_3} = 1$  см<sup>3</sup>).

А.4.5 Навеску масла подсолнечного по п.А.1.1, равную  $(0,25 \pm 0,1)$  г, взвешивают на весах с точностью до четвертого знака, помещают в мерную колбу объемом 25 см<sup>3</sup>, растворяют в хлороформе и доводят до метки, тщательно перемешивают.

А.4.6  $(0,25 \pm 0,1)$  г масла, приготовленного по п.А.3, взвешивают на весах с точностью до четвертого знака, помещают в мерную колбу объемом 25 см<sup>3</sup>, растворяют в хлороформе и доводят до метки, тщательно перемешивают.

А.4.7 В таблице А.1 представлены наименования приготовленных растворов образцов и ожидаемые массовые концентрации неполярных веществ.



Таблица А.1. – Наименования приготовленных растворов образцов и ожидаемые массовые концентрации неполярных веществ

№ п/п	Наименование раствора образца	Ожидаемое значение массовой концентрации неполярных веществ, мг/см <sup>3</sup>	Пункт методики поверки	Применение раствора
1	Раствор стандартного образца ГСО 9437-2009 - раствор №1	11,73	п. А.4.2	Построение ГХ
2	Раствор стандартного образца ГСО 9437-2009 - раствор №2	5,87	п. А.4.3	Построение ГХ
3	Раствор стандартного образца ГСО 9437-2009 - раствор №3	2,94	п. А.4.4	Построение ГХ
4	Раствор стандартного образца ГСО 9437-2009 - раствор №4	9,38	п. А.6.3.1	Оценка погрешности ГХ
5	Раствор стандартного образца ГСО 9437-2009 - раствор №5	3,52	п. А.6.3.1	Оценка погрешности ГХ

А.5 Разделение полярных и неполярных соединений в растворах, полученных по пп.А.4.1 – А.4.6, методом тонкослойной хроматографии

А.5.1 На две хроматографические пластинки с помощью шприца Hamilton объемом 10 мм<sup>3</sup> наносят по 4 мм<sup>3</sup> растворов, приготовленных по п.А.4.1 – А.4.6. Растворы наносят в виде пятен на расстоянии не менее 1 см друг от друга. Каждый раствор наносят не менее двух раз на каждую пластинку. Вводят раствор на пластинку постепенно, давая просохнуть каплям и не допуская растекания.

А.5.2 Массу триглицеридов жирных кислот (неполярных веществ) в растворах стандартных образцов №1, №2, №3  $m_{нв_i}$ , мг, нанесенных на пластинку, вычисляют по формуле

$$m_{нв_i} = \frac{C_{гсо_i} \cdot V_{гсо_i}}{1000}, \quad (A.4)$$

где  $C_{гсо_i}$  - массовая концентрация триглицеридов жирных кислот (неполярных веществ) в растворе, приготовленном по п.А.4.2 – А.4.4, мг/см<sup>3</sup>;

$V_{гсо_i}$  - объем раствора, нанесенного на хроматографическую пластинку, ( $V_{гсо_i} = 4$  мм<sup>3</sup>).

А.5.3 Пластинки помещают в хроматографическую камеру и получают хроматограмму в соответствии с приложением А ГОСТ Р ИСО 8420-2013.

А.5.4 В качестве подвижной фазы используют смесь легкого петролейного эфира, диэтилового эфира и уксусной кислоты в соотношении 70 : 30 : 2 по объему. Вместо петролейного эфира по п.А.1.13 допускается использовать гексан по п.А.1.14.

А.5.5 В качестве проявителя используют раствор фосфорномолибденовой кислоты по п.А.1.17 в этаноле по п.А.1.20 с массовой концентрацией 100 г/дм<sup>3</sup>, либо смесь, состоящую из

20 %-го раствора аммония сернокислого по п.А.1.18 и концентрированной серной кислоты по п.А.1.19 в соотношении 100 : 7 по объему.

А.5.6 Просушивают пластины в сушильном шкафу по п.А.1.21 при температуре  $(185 \pm 5)^\circ\text{C}$ .

А.5.7 Получают хроматограмму вида, представленного на рисунке А.1.

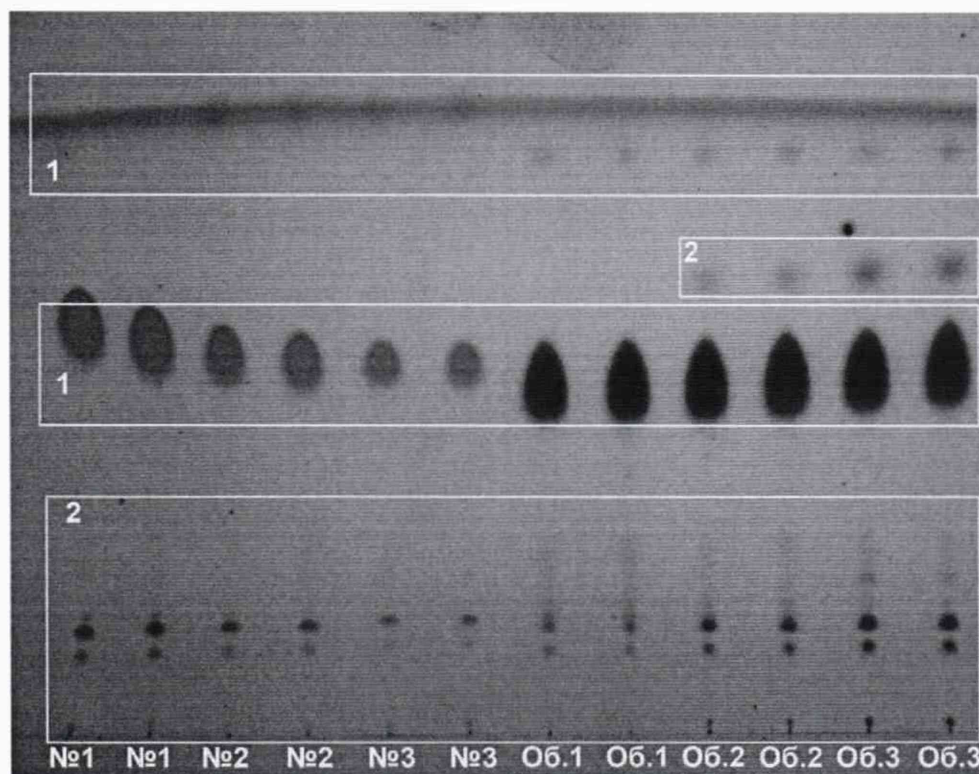


Рисунок А.1 – Хроматограмма, полученная после разделения полярных и неполярных соединений в растворах стандартного образца и в исследуемых растворах поверочных образцов: 1 – неполярные соединения, 2 – полярные соединения. Слева направо нанесены растворы стандартного образца (растворы №1, №2, №3), и поверочные образцы (Об.1, 2, 3) с увеличением массовой доли полярных веществ.

А.5.8 Прибором для тонкослойной хроматографии с денситометром «Сорбфил» измеряют площади образовавшихся после хроматографирования пятен триглицеридов жирных кислот (неполярных веществ). Для построения градуировочной характеристики (далее – ГХ) используют площади пятен неполярных веществ, выделенных из растворов стандартных образцов:

Масса неполярных веществ, мг $m_{нв_i}$	Измеренное значение площади пятна на пластинке, у.е. $Y_{ij}$	Среднее арифметическое значение площади пятна, у.е. $\bar{Y}_i$
$m_{нв_1}$	$Y_{11}, Y_{12}, \dots, Y_{1j}$	$\bar{Y}_1$
$m_{нв_2}$	$Y_{21}, Y_{22}, \dots, Y_{2j}$	$\bar{Y}_2$
$m_{нв_3}$	$Y_{31}, Y_{32}, \dots, Y_{3j}$	$\bar{Y}_3$

Также получают значения площадей пятен для растворов поверочных образцов.



### А.6 Построение ГХ методом наименьших квадратов

А.6.1 По экспериментальным данным для растворов стандартных образцов (раствора №1, №2, №3) строят ГХ.

А.6.2 Рассчитывают среднее арифметическое значение площади пятна  $i$ -го раствора стандартного образца по формуле

$$\bar{Y}_i = \frac{\sum_{j=1}^n Y_{ij}}{n}, \quad (\text{A.5})$$

где  $n$  – количество нанесенных на пластинку пятен  $i$ -го раствора,  $n=4$ .

Получают линейную ГХ следующего вида

$$\bar{Y}_i = a + b m_{нс_i}, \quad (\text{A.6})$$

где  $\bar{Y}_i$  – среднее арифметическое значение площади пятен неполярных веществ, полученных при хроматографировании  $i$ -го раствора стандартного образца;

$m_{нс_i}$  – масса неполярных веществ в объеме  $i$ -го раствора стандартного образца, мг, нанесенного на пластинку, и рассчитанная по формуле (А.4).

Для определения коэффициентов  $a$  и  $b$  по полученным данным вычисляют дисперсии результатов измерений площадей пятна  $i$ -го раствора стандартного образца, нанесенного на пластинку, по формуле

$$S_{Y_i}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (Y_{ij} - \bar{Y}_i)^2, \quad (\text{A.7})$$

а затем сумму  $S_\omega$  обратных величин дисперсий по формуле

$$S_\omega = \sum_{i=1}^I \frac{1}{S_{Y_i}^2}. \quad (\text{A.8})$$

Вычисляют для каждого среднеарифметического значения  $\bar{Y}_i$  его вес  $\omega_i$

$$\omega_i = \frac{\left( \frac{1}{S_{Y_i}^2} \right)}{S_\omega}. \quad (\text{A.9})$$

Вычисляют среднеарифметические значения  $\bar{m}_{нс}$  и  $\bar{Y}$  по формулам:

$$\bar{m}_{нс} = \sum_{i=1}^I \omega_i m_{нс_i}, \quad (\text{A.10})$$

$$\bar{Y} = \sum_{i=1}^I \omega_i \bar{Y}_i. \quad (\text{A.11})$$

Кoeffициенты  $a$ ,  $b$  вычисляют по формулам:

$$b = \frac{\sum_{i=1}^I \omega_i \bar{Y}_i (m_{нс_i} - \bar{m}_{нс})}{\sum_{i=1}^I \omega_i (m_{нс_i} - \bar{m}_{нс})^2}, \quad (\text{A.12})$$

$$a = \bar{Y} - b \bar{m}_{нс}. \quad (\text{A.13})$$

### А.6.3 Оценка погрешности измерений массы неполярных веществ по ГХ

Готовят дополнительно два раствора стандартного образца (раствор №4, №5).

А.6.3.1 0,8 см<sup>3</sup> раствора №1, приготовленного по п.А.4.2, отбирают градуированной пипеткой объемом 1 см<sup>3</sup> и помещают в центрифужную пробирку объемом 2 см<sup>3</sup>, добавляют 0,2 см<sup>3</sup> хлороформа, тщательно перемешивают. Массовую концентрацию триглицеридов жирных кислот (неполярных веществ) в полученном растворе (**раствор №4**)  $C_{ГСО_4}$ , мг/см<sup>3</sup>, рассчитывают по формуле

$$C_{ГСО_4} = \frac{C_{ГСО_1} \cdot V_{ГСО_1}}{V_{раст_4}}, \quad (A.14)$$

где  $C_{ГСО_1}$  - массовая концентрация триглицеридов жирных кислот (неполярных веществ) в растворе стандартного образца (раствор №1), приготовленного по п.А.4.2, мг/см<sup>3</sup>;

$V_{ГСО_1}$  - объем раствора стандартного образца (раствора №1), приготовленного по п.А.4.2 и отобранного для приготовления раствора №4, ( $V_{ГСО_1} = 0,8$  см<sup>3</sup>);

$V_{раст_4}$  - объем раствора №4 ( $V_{раст_4} = 1$  см<sup>3</sup>).

А.6.3.2 0,3 см<sup>3</sup> раствора №1, приготовленного по п.А.4.2, отбирают градуированной пипеткой объемом 1 см<sup>3</sup> и помещают в центрифужную пробирку объемом 2 см<sup>3</sup>, добавляют 0,7 см<sup>3</sup> хлороформа, тщательно перемешивают. Массовую концентрацию триглицеридов жирных кислот (неполярных веществ) в полученном растворе (**раствор №5**)  $C_{ГСО_5}$ , мг/см<sup>3</sup>, рассчитывают по формуле

$$C_{ГСО_5} = \frac{C_{ГСО_1} \cdot V_{ГСО_1}}{V_{раст_5}}, \quad (A.15)$$

где  $C_{ГСО_1}$  - массовая концентрация триглицеридов жирных кислот (неполярных веществ) в растворе стандартного образца (раствор №1), приготовленного по п.А.4.2, мг/см<sup>3</sup>;

$V_{ГСО_1}$  - объем раствора стандартного образца (раствора №1), приготовленного по п.А.4.2 и отобранного для приготовления раствора №5, ( $V_{ГСО_1} = 0,3$  см<sup>3</sup>);

$V_{раст_5}$  - объем раствора №5 ( $V_{раст_5} = 1$  см<sup>3</sup>).

Полученные растворы стандартных образцов №4 и №5 наносят на хроматографические пластинки как описано в п.А.5.1. Каждый раствор стандартного образца наносят не менее четырех раз. Проводят операции по пп. А.5.2 - А.5.8. Рассчитывают среднее арифметическое значение площади пятен  $i$ -го раствора стандартного образца  $\bar{Y}_i$  по формуле (А.5).

Рассчитывают значение массы неполярных веществ по ГХ по формуле

$$m_{нс_i} = \frac{\bar{Y}_i - a}{b}. \quad (A.16)$$

Стандартное отклонение  $S_{m_{нс}}$  величины  $m_{нс_i}$  оценивают по формуле

$$S_{m_{нс}} = \frac{1}{|b|} \sqrt{S_{Y_i}^2 + S_a^2 + S_b^2 \cdot m_{нс_i}^2}, \quad (A.17)$$

где  $S_{Y_i}^2$  - дисперсия результатов измерений площадей пятна  $i$ -го раствора стандартного образца, нанесенного на пластинку;

$S_a$  и  $S_b$  - стандартные отклонения коэффициентов  $a$  и  $b$ , вычисленные по формулам:



$$S_b = \frac{1}{\sqrt{S_\omega \cdot \sum_{i=1}^I \omega_i (m_{нс_i} - \bar{m}_{нс})^2}}, \quad (\text{A.18})$$

$$S_a = \sqrt{\frac{1}{S_\omega} + S_b^2 m_{нс}^{-2}}. \quad (\text{A.19})$$

Погрешность  $\Delta_{m_{нс_i}}$  измеряемой по ГХ массы неполярных веществ для доверительной вероятности  $P=0,95$  оценивают по формуле

$$\Delta_{m_{нс_i}} = 1,96 \cdot S_{m_{нс_i}}. \quad (\text{A.20})$$

А.6.4 Пределы абсолютной погрешности массы неполярных веществ  $m_{нс_i} = 0,04$  мг, полученной по ГХ, не должна превышать  $\pm 0,015$  мг при доверительной вероятности  $P=0,95$ . В противном случае построение ГХ повторяют.

#### А.7 Определение массовой доли полярных веществ в поверочных образцах

А.7.1 Массу неполярных веществ  $m_{нс_i}$  в  $i$ -ом поверочном образце (полученном по п.А.2, А.3 и масле по п.А.1.1) определяют по ГХ.

А.7.2 С помощью шприца Hamilton объемом  $10 \text{ мм}^3$  наносят по  $4 \text{ мм}^3$  растворов, приготовленных по п.А.4.1, А.4.5 и А.4.6, на хроматографическую пластинку в виде пятен. Каждый раствор наносят не менее четырех раз. Далее проводят операции по пп. А.5.2 - А.5.8.

А.7.3 Рассчитывают средние арифметические значения площадей по формуле (А.5). Массу неполярных веществ  $m_{нс_i}$  в  $i$ -ом поверочном образце рассчитывают по ГХ по формуле (А.16).

А.7.4 Массовую долю полярных веществ  $A_i$  в  $i$ -ом поверочном образце рассчитывают по формуле

$$A_i = \left(1 - \frac{m_{нс_i} \cdot V_{раст}}{m_{но} \cdot V_{но}}\right) \cdot 100, \quad (\text{A.21})$$

где  $m_{нс_i}$  - масса неполярных веществ в  $i$ -ом поверочном образце, рассчитанная по ГХ;

$m_{но}$  - масса навески  $i$ -го поверочного образца для приготовления раствора по п.А.4.1, А.4.5 или А.4.6, г;

$V_{раст}$  - объем раствора  $i$ -го поверочного образца по п.А.4.1, А.4.5 или А.4.6, ( $V_{раст} = 25 \text{ см}^3$ );

$V_{но}$  - объем раствора  $i$ -го поверочного образца, нанесенного на хроматографическую пластинку, ( $V_{но} = 4 \text{ мм}^3$ ).

А.8 Расчет абсолютной погрешности значения массовой доли полярных веществ в поверочных образцах

А.8.1 Расчет абсолютной погрешности массовой доли полярных веществ в  $i$ -ом поверочном образце проводят по формуле

$$\Delta_{A_i} = 1,96 \sqrt{\left(\frac{\Delta m}{m_{но}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta V_{шприц}}{V_{но}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta V_{колбы}}{V_{раст}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta m_{нс}}{m_{нс_i}}\right)^2}, \quad (\text{A.22})$$

где  $\Delta m$  - предел допускаемой абсолютной погрешности весов, г;

$m_{но}$  - масса навески поверочного образца для приготовления раствора, г;

$\Delta V_{\text{шприц}}$  - предел допускаемой абсолютной погрешности шприца, мм<sup>3</sup>;

$V_{\text{по}}$  - объем раствора  $i$ -ого поверочного образца, нанесенного на хроматографическую пластинку, мм<sup>3</sup>;

$\Delta V_{\text{колбы}}$  - предел допускаемой абсолютной погрешности мерной колбы, см<sup>3</sup>;

$V_{\text{раст}}$  - объем мерной колбы, см<sup>3</sup>;

$\Delta_{\text{тне}}$  - предел допускаемой абсолютной погрешности ГХ, мг;

$m_{\text{нв}}$  - масса неполярных веществ в поверочном образце, полученная по ГХ, мг.

А.8.2 Пределы абсолютной погрешности массовой доли полярных веществ в поверочном образце не превышают  $\pm 1,0$  % при доверительной вероятности  $P=0,95$ .

**ПРИЛОЖЕНИЕ Б**  
(рекомендуемое)  
**ФОРМА ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ**

ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_\_ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

Измеритель содержания полярных веществ testo 270, зав № \_\_\_\_\_

Документ на поверку: МП 38-251-2019 «ГСИ. Измерители содержания полярных веществ testo 270. Методика поверки».

**Информация об использованных средствах поверки:** \_\_\_\_\_

**Условия проведения поверки:**

- температура окружающего воздуха, °С \_\_\_\_\_

- относительная влажность воздуха, % \_\_\_\_\_

Результаты внешнего осмотра \_\_\_\_\_

Результаты опробования \_\_\_\_\_

**Проверка метрологических характеристик**

Таблица Б.1 - Результаты проверки абсолютной погрешности измерений массовой доли полярных веществ

Массовая доля полярных веществ в поверочном образце, %	Результаты измерений массовой доли полярных веществ, %	Абсолютная погрешность измерений массовой доли полярных веществ, %	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений массовой доли полярных веществ, %
			± 4
			± 4
			± 4

Таблица Б.2 – Результаты проверки диапазона измерений массовой доли полярных веществ

Наименование характеристики и ее размерность	Полученные значения диапазона измерений	Соответствие требованиям Да (+) / Нет (-)
Массовая доли полярных веществ, %	от 0 до 25	

Таблица Б.3 - Результаты проверки абсолютной погрешности измерений температуры исследуемой среды

Значение показаний эталонного термометра ( $t_{эми}$ ), °С	Среднее арифметическое значение показаний эталонного термометра ( $\bar{t}_{эм}$ ), °С	Значение показаний измерителя ( $t_{изми}$ ), °С	Среднее арифметическое значение показаний измерителя ( $\bar{t}_{изм}$ ), °С	Значение абсолютной погрешности измерений температуры ( $\Delta_t$ ), °С	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, °С
					± 1,5
					± 1,5
					± 1,5

Таблица Б.4 – Результаты проверки диапазона измерений температуры исследуемой среды

Наименование характеристики и ее размерность	Полученные значения диапазона измерений	Соответствие требованиям Да (+) / Нет (-)
Температура исследуемой среды, °С	от +40 до +200	

Результат проведения поверки: \_\_\_\_\_

Выдано свидетельство о поверке (извещение о непригодности)

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г, № \_\_\_\_\_

Поверитель \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ подпись

Организация, проводившая поверку \_\_\_\_\_